

***清除残留乙醇方案:**

a) 用枪头吸掉底部和盖子上残留的液体,并打开盖让乙醇挥发10-15min,等待期间会有液体再次聚集在管底,需要再次吸弃;
b) 瞬时离心后将离心管放回磁力架中,吸弃管底残余液体,挥发酒精的时间与环境风速、温度、残余酒精量等参数相关,需要根据实际情况进行细微调节;

***清除残留乙醇的程度至关重要:乙醇清除程度不够,会影响最终RNA/DNA浓度(浓度过低)。乙醇清除程度过大(时间过久),会导致RNA/DNA被磁珠牢牢吸附,DEPC-Treated ddH₂O无法从磁珠上洗脱RNA/DNA;判断清除残留乙醇到合理程度有3种方法:**

a) 把离心管放入磁力架中,乙醇清除时间在10-15分钟;
b) 把离心管放入磁力架中,通过观察磁珠表面的反光程度,当发现反光程度降低到原有的一半左右,即可;
c) 把离心管放入磁力架中,通过观察磁珠表面的龟裂情况,当发现磁珠表面刚出现龟裂时,即可。

16. 加入50-100μl DEPC-Treated ddH₂O, **剧烈震荡或涡旋10S**使得磁珠完全重悬(细胞建议用25-50μl洗脱,首选25μl洗脱,如RNA浓度过大,逐步增加洗脱体系);

17. 将离心管再次置于磁力架上,澄清的溶液即为RNA/DNA溶液(可带磁珠保存)。

重要说明:

关于如何提高RNA/DNA的纯度与浓度

提高纯度的方法:

a) 吸取上清液时,若吸到蛋白质层,则会导致260/280比值偏低。此外,如果由于磁珠清洗不到位,导致AUG DNA/RNA Extraction Lysis Buffer残留,也会使260/280比值偏低。如果260/280比值异常,浓度检测会偏离真实值(虚高)。通过琼脂糖凝胶电泳来判断污染类型。如果在点样的孔道附近亮,则为蛋白污染,且污染越严重,孔道附近越亮;
b) 纳米磁珠表面富有活性基团,在高浓度的乙醇环境中,牢牢的吸附核酸。虽然磁珠不会特异吸附杂质,但会轻微附着在表面,且磁珠比重高,容易沉淀,如果有杂质包裹在磁珠之间未得到有效清洗,则会导致260/280,260/230异常。**有效清洗:适当增加涡旋时间,如涡旋20S**,以分散每一颗磁珠。一共有四次需要分散磁珠(吸上清后、WB1一次、WB2两次);
c) 如果不使用PS,260/280在1.8左右,使用PS后260/280可达到2.0-2.2(两种对于反转录定量均可)。如果清洗过程中磁珠未充分分散,磁珠之间包含有杂质,在最后一步加入DEPC水后,磁珠会严重挂壁且明显结块,此种情况RNA纯度会很低,需重做实验(轻微挂壁、黏附在管壁是正常现象,可放入磁力架中取出RNA溶液,也可以带磁珠保存);
d) 上清液溶解有RNA/DNA,在保证不吸取到沉淀的情况下,尽量多吸取上清,如果有吸取到轻微沉淀后续清洗也能去除,如果有吸取到大量沉淀,建议用WB2清洗三次;

提高浓度的方法:

a) 适当增加样本量,具体的量可能根据不同样品进行调整(增大加样量至2倍);
b) 增加细胞吹打强度,提高细胞破碎的比例;
c) 对于粘性较大的样本,65℃处理10min可提高核酸提取效率;
d) 可减少最终DEPC水体积。

AUGMG Fast Total RNA/DNA Extraction Kit 通用型总RNA/DNA提取试剂盒

AUG0060



使用说明书
Version 2.1

www.augbiology.cn

货号：AUG0060

产品说明：

本产品利用磁珠在特定缓冲液条件下可与核酸结合原理，在磁场作用下富集核酸；相较于柱子收集核酸，本产品提取核酸速度更快，最快可在35min内完成DNA/RNA的高质量共提取；本产品所提取核酸的A260/A280比值在1.85-2.10之间，提取后的RNA可直接用于反转录，DNA可用于转基因鉴定或基因片段扩增；本产品可用于多糖多酚样品核酸提取，且提取过程中无需氯仿，提取液中不含苯酚、β-巯基乙醇；本产品操作更简便，操作过程中仅需离心一次。

产品组成：请使用前在对应组分的瓶盖及标签上用马克笔标注序号(①②③...)，方便后续使用。


| 产品组分 | AUG0060 |
|--------------------------------------|---------------------|
| ①AUG DNA/RNA Extraction Lysis Buffer | 100mL [#] |
| ②AUGMG For RNA | 100mg [*] |
| ③DNA/RNA WB1 | 20mL ^{**} |
| ④DNA/RNA WB2 | 30mL ^{***} |
| ⑤DEPC-Treated ddH ₂ O | 10mL |

特别注意：

[#]AUG DNA/RNA Extraction Lysis Buffer在温度较低的情况下会有盐离子析出，若溶液变浑浊，需预先在60℃水浴锅中加热融化；
^{*}使用前每100mg磁珠需加入100mL无水乙醇；^{**}使用前需加入30mL无水乙醇；^{***}使用前需加入70mL无水乙醇。

注意事项：

1. 无水乙醇、磁力架、1.5ml无菌无酶离心管、2ml无菌无酶离心管需自备；
2. 实验中所使用的所有容器都需要用DEPC处理或者直接购买RNase-Free商品化产品；
3. 实验中所使用的无水乙醇需要新开封或者专用于RNA提取；
4. 倒去上清时需将离心管置于磁力架或者替代磁场中，以免磁珠损失。

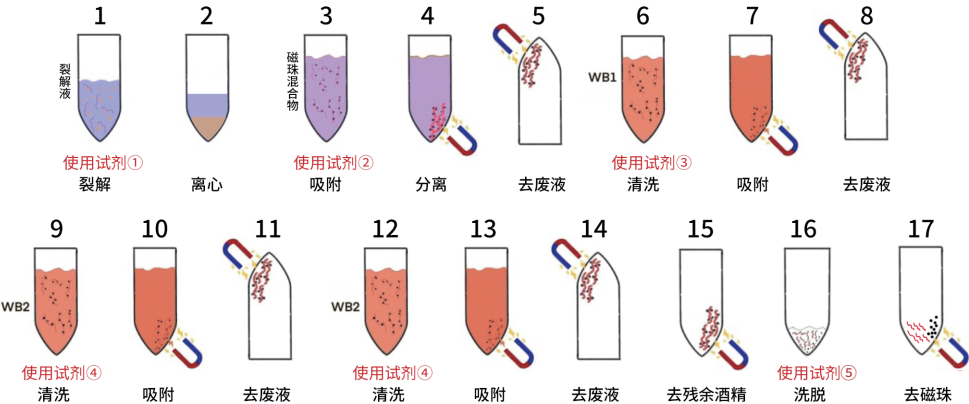

使用说明：

1. 样本预处理
研磨及裂解样本
植物、组织、真菌使用液氮研磨或组织匀浆，DNA/RNA提取质量与研磨程度相关；

贴壁细胞除去培养基后用1ml①AUG DNA/RNA Extraction Lysis Buffer 吹打10次使得细胞脱离培养基，然后转移至1.5ml或2ml RNase-Free 管中，涡旋10S 辅助破胞，常温静置5-10min；

悬浮细胞低速离心收集细胞，弃上清后转移至1.5ml或2ml RNase-Free 管，加入1ml①AUG DNA/RNA Extraction Lysis Buffer,反复吹打或涡旋10S辅助破胞，常温静置5-10min；

注意：尽量采集足够的细胞，如果细胞数量极少(小于10⁵)不建议使用本产品。推荐12孔板，收集2孔细胞，6孔板收集1孔细胞(具体情况与细胞浓度有关，如100%贴壁细胞6孔板，收集单孔提取浓度约为450ng/μl)；

细菌类样本离心收集约2ml 菌体，弃上清后转移至1.5ml或2ml RNase-Free 管，加入1ml①AUG DNA/RNA Extraction Lysis Buffer,涡旋10S震荡混匀后65℃处理5-10min辅助破胞(细菌类样本必须65℃处理，否则将严重影响RNA得率。多数细菌样本不需要研磨，65℃处理10min即可破胞，少数细菌如革兰氏阳性菌需溶菌酶或者研磨辅助破胞)；

液体类样本如血清、血浆取样200-300μl，转移至1.5ml或2ml RNase-Free管，加入1ml①AUG DNA/RNA Extraction Lysis Buffer,涡旋10S，常温静置5-10min；

2. 13,000rpm 离心5-10min(室温离心)，离心后将上清约950μl转移到1.5ml或2ml RNase-Free 离心管中(如果样品中富含色素，会在上清中形成一团不能沉淀的絮状物质，色素在后期清洗中会除去，并不影响后续实验)；

3. 加入等体积的②AUGMG For RNA(使用前用力摇晃，使磁珠均匀分散)(确认使用前已加入无水乙醇，上清：AUGMG For RNA=1:1时，核酸吸附力最强)；剧烈震荡或涡旋10S(剧烈分散纳米磁珠，否则将影响纯度)，室温静置30S；

4. 将装有混合物的离心管放置到磁力架上或任何形式的磁场中，静置10S,直至磁珠被全部吸附(静置时间与磁场强度相关，可以根据观察溶液澄清程度确定静置时间，如使用12孔磁力架，建议使用2ml RNase-Free离心管，与磁力架更加贴合)；

注意：离心管盖上有时会残留磁珠，可通过颠倒磁力架，使磁珠富集在一起；

5. 在磁场中倒去上清；

6. 加入500μl③RNA WB1(确认使用前已加入无水乙醇)，脱离磁场，剧烈震荡或涡旋10S(剧烈分散纳米磁珠，否则将影响纯度)；

7. 将离心管再次放入磁力架或其他形式的磁场中，静置10S(静置时间与所处磁场强度相关)；

8. 在磁场中倒去上清；

9. 加入500μl④RNA WB2(确认使用前已加入无水乙醇)，脱离磁场，剧烈震荡或涡旋10S(剧烈分散纳米磁珠，否则将影响纯度)；

10. 将离心管再次放入磁力架或其他形式的磁场中，静置10S(静置时间与所处磁场强度相关)；

11. 在磁场中倒去上清；

12. 再次加入500μl④RNA WB2，脱离磁场，剧烈震荡或涡旋10S(剧烈分散纳米磁珠，否则将影响纯度)；

13. 将离心管再次放入磁力架或其他形式的磁场中，静置10S(静置时间与所处磁场强度相关)；

14. 在磁场中倒去上清；

15. 清除残留乙醇^{*}；